

# Kurzbedienungsanleitung

Set-Artikel 3006818 - Einzelartikel 3006806 + 3006807

- Zur digitalen Auswertung mit der PartikelLens App

## Step 1:

Laden Sie die PartikelLens App aus Ihrem Appstore herunter. Schließen Sie hierfür das gewünschte Abo ab.



Direkter Link zur App

## Step 2:

Legen Sie wie gewohnt Ihre Partikelfalle aus und aktivieren diese.





PartikelLens  
Partikel finden

Laden

In-App-Käufe

## Step 3:

Sobald Sie die ausgelegte Partikelfalle digital auswerten möchten, legen Sie ganz einfach die Auswertungsmaskierung auf Ihre aktivierte Partikelfalle. Hierfür haben Sie zwei Möglichkeiten. Um ein genaues Ergebnis zu bekommen, eignet sich die 12,7mm Maske. Für einen größeren Bildausschnitt können Sie die 34 mm Maske nutzen. Drehen Sie das Fenster solange, bis der von Ihnen gewünschte Bildausschnitt zu sehen ist.

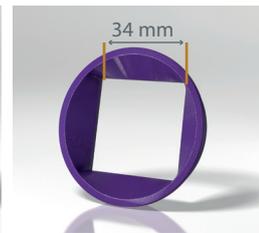
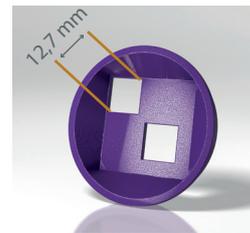


Art.: 3006806  
Vermessungs-  
ausschnitt  
12,7 mm

Art.: 3006807  
Vermessungs-  
ausschnitt  
34 mm

## Step 4:

Prüfen Sie in den Einstellungen Ihrer PartikelLens App, ob der passende Vermessungsausschnitt (Referenzgröße) für Ihre Maske hinterlegt ist:

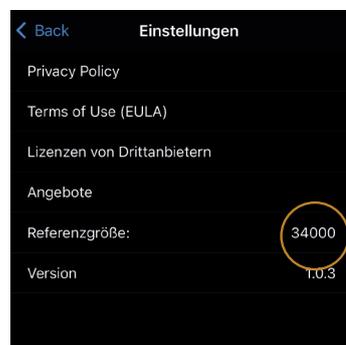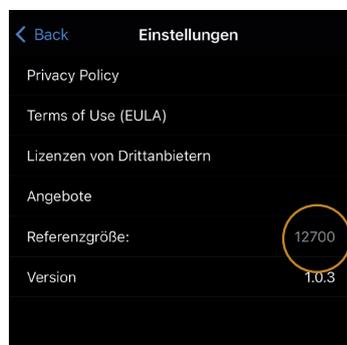

## Step 5:

Fotografieren Sie den gewünschten Bildausschnitt und speichern Sie Ihre Analyse ab.